

UNITÉ DES ANIMAUX PROTÉGÉS

Modèles en acier inoxydable : UA-1, UA-3

Caractéristiques générales

Nouvelle série d'unités pour animaux protégés en acier inoxydable AISI 304.

Modèle UA - Type 1 deux configurations disponibles :

- ✓ Un seul compartiment avec trois étagères intérieures et quatre portes.
- ✓ QUATRE COMPARTIMENTS INDIVIDUELS avec HUIT PORTES.

Modèle UA- Type 3 : une configuration disponible :

- ✓ TROIS COMPARTIMENTS INDIVIDUELS avec SIX PORTES.

Sur tous les modèles, il est possible de doubler la capacité des cages en ajoutant des unités SECONDAIRES, en utilisant le système de filtration de l'unité PRIMAIRES.

Les unités sont équipées de 4 roues, dont deux avec frein pour faciliter leur déplacement, ce qui permet de les transférer vers un autre endroit que la zone de stockage pour leur nettoyage.

Les unités UA peuvent fonctionner :

- ✓ En **PRESSION POSITIVE**, pour la protection des animaux, par exemple les animaux immunodéprimés, SPF, etc.
- ✓ En **PRESSION NÉGATIVE**, ce qui permettra de protéger l'environnement et le personnel du laboratoire, par exemple les animaux infectés lors d'essais en laboratoire.



Modèle UA - Type 1

UAIN-1 + CYCLES LUMIÈRE + CHAUFFAGE



Modèle UA - Type 3


UAIN-3 + CHARBON

Caractéristiques techniques


- Moteur d'alimentation en air à haut rendement et très faible niveau sonore. Capacité d'alimentation de deux unités de stockage (PRINCIPALE ET SECONDAIRE).
- Pression différentielle réglable entre 1 et 10 mm H₂O. La pression est contrôlable à l'aide d'un manomètre.
- Renouvellement d'air réglable par l'utilisateur entre 100 et 500 par heure.
- La ZONE DE STOCKAGE est construite en acier inoxydable AISI 304. La zone de FILTRATION est construite en acier peint à l'époxy.
- Portes transparentes et démontables sans outils pour un nettoyage facile.
- Filtre ULPA/HEPA d'une efficacité de 99,9995 % pour la stérilisation de l'air sortant, provenant des animaux (PRESSION NÉGATIVE) ou la stérilisation de l'air fourni aux animaux (PRESSION POSITIVE).
- Système d'alarme autonome en cas de panne du moteur et/ou de coupure de courant, avec possibilité de connexion à distance (EN OPTION).
- Système de désodorisation de l'air évacué à l'aide d'une cartouche filtrante au CHARBON ACTIF (EN OPTION).
- Équipé d'un éclairage avec cycles de lumière et portes obscurcies. (EN OPTION)
- Système de chauffage pour l'ensemble de l'unité. (EN OPTION)



Dimensions et capacités

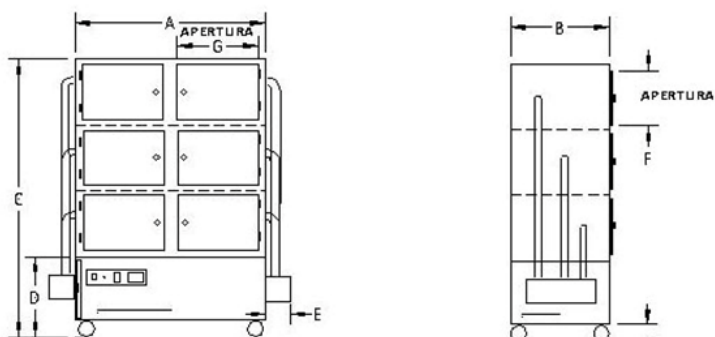

MODELOS UAI(N/P) -3

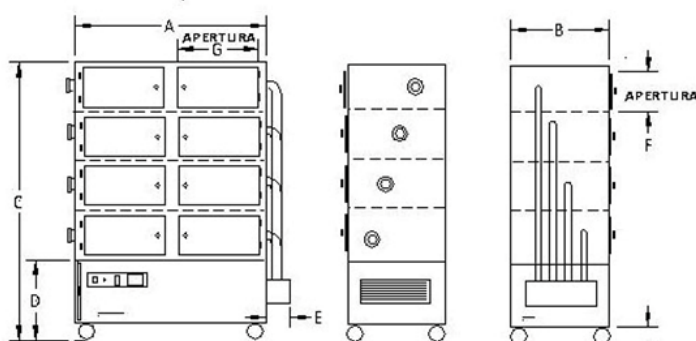

MODELOS UAI(N/P) -I

CODE/mm	A	B	C	D	E	F	G	H	POIDS
00-UA xx -I AC	1110	575	1835	540	165	540	345	110	188 kg
00-UAI xx -I AC	1110	575	1835	540	165	250	345	110	195 kg
00-UAI xx -3	1310	750	1890	540	165	380	555	110	205 kg

CODE/cages	Type I	Type II	Type II L	Type III	Type IV
00-UA xx -I AC	48	32	24	16	---
00-UAI xx -I AC	48	32	24	16	---
00-UAI xx -3	63	36	27	18	6

Informations sur les commandes

Code	Description	Dimensions extérieures largeur x profondeur x hauteur
00-UAP-I AC	UNITÉ DE PROTECTION DES ANIMAUX EN ACIER INOXYDABLE, 1 COMPARTIMENT, 4 PORTES, PRESSION POSITIVE	1430 x 575 x 1835 mm
00-UAN-I AC	UNITÉ DE PROTECTION DES ANIMAUX EN ACIER INOXYDABLE, 1 COMPARTIMENT, 4 PORTES, PRESSION NÉGATIVE	1430 x 575 x 1835 mm
00-UAIP-I AC	UNITÉ DE PROTECTION DES ANIMAUX EN ACIER INOXYDABLE, 4 COMPARTIMENTS INDIVIDUELS, 8 PORTES, PRESSION POSITIVE	1430 x 575 x 1835 mm
00-UAIN-I AC	UNITÉ DE PROTECTION DES ANIMAUX EN ACIER INOXYDABLE, 4 COMPARTIMENTS INDIVIDUELS, 8 PORTES, PRESSION NÉGATIVE	1430 x 575 x 1835 mm
00-UAIP-3	UNITÉ DE PROTECTION DES ANIMAUX EN ACIER INOXYDABLE, 3 COMPARTIMENTS INDIVIDUELS, 6 PORTES, PRESSION POSITIVE	1640 x 750 x 1890 mm
00-UAIN-3	UNITÉ DE PROTECTION DES ANIMAUX EN ACIER INOXYDABLE, 3 COMPARTIMENTS INDIVIDUELS, 6 PORTES, PRESSION NÉGATIVE	1640 x 750 x 1890 mm
00-UAS - I AC	UNITÉ SECONDAIRE POUR UAP/N-I EN ACIER INOXYDABLE AVEC SUPPORT	
00-UAIS-3 AC	UNITÉ SECONDAIRE POUR UAIP/N-3 EN ACIER INOXYDABLE AVEC SUPPORT	
Code	Description Options	
51-MANOCAB	MANOMÈTRE DWYER MINIHELIC	
00-UALAR	SYSTÈME D'ALARME AUTONOME EN CAS DE DÉFAILLANCE (POUR UN SEUL ANIMALAIRE)	
00-UACAR+ AC	CHARBON ACTIF (1 PIÈCE) POUR UA-I PRESSION POSITIVE. AC. INOX	
00-UACAR-	CHARBON ACTIF (1 COMP.) POUR UA-I ET 3 PRESSION NÉGATIVE	
00-UAICAR+ AC	CHARBON ACTIF (4 ET 3 COMPOSANTS) POUR UAI-I ET 3. PRESSION POSITIVE. AC. INOX	
00-UAICAR-	CHARBON ACTIF (4 ET 3 COMP) POUR UAI-I ET 3. PRESSION NÉGATIVE	
00-UACAL	SYSTÈME DE CHAUFFAGE POUR UA	
00-UALUZ-ITI	CYCLES LUMIÈRE COMMUNE (1) AVEC PORTES (8) OBSCURES POUR ENCLOS INDIVIDUEL MODÈLE ITI POUR UA-I	
00-UALUZ-ITI 3	CYCLES D'ÉCLAIRAGE COMMUN (1) AVEC PORTES (6) OPAQUES POUR ENCLOS INDIVIDUEL MODÈLE ITI POUR UA-3	
Code	Description Pièces de rechange	
52-UA112	PRÉFILTRE ROND SPÉCIAL 11 CM (UNITÉ)	
60-PREFI5236	PRÉFILTRE POUR ANIMAUX UA -I 360X520 MM (À L'UNITÉ)	
60-UA120	PRÉFILTRE POUR ENCLOS À ANIMAUX UA - II Y 3 350 x 700 mm (À l'unité)	
60-H303069	FILTRE HEPA DE 305 X 305 X 69 MM (UNITÉ)	
60-H306169	FILTRE HEPA DE 305 X 610 X 69 MM (UNITÉ)	